




- 1) Распакуйте архив с папкой приложения.
- 2) Поместите папку с программой в удобное место (например, на рабочий стол или на диск C:\, для размещения в корневом каталоге диска C:\ необходимо обладать правами Администратора).
- 3) В папке приложения правой кнопкой мыши кликните по исполняемому файлу TerixLab.exe –

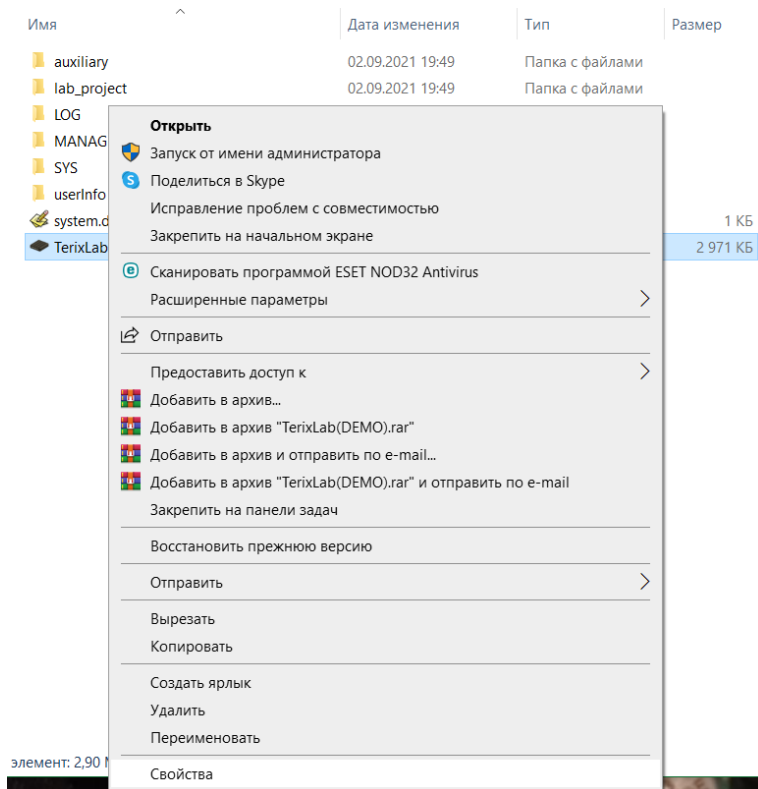


- 4) Из всплывающего меню снизу выберите пункт «Свойства».
- 5) В появившемся диалоговом окне выберите вкладку «Совместимость», как показано на следующем изображении

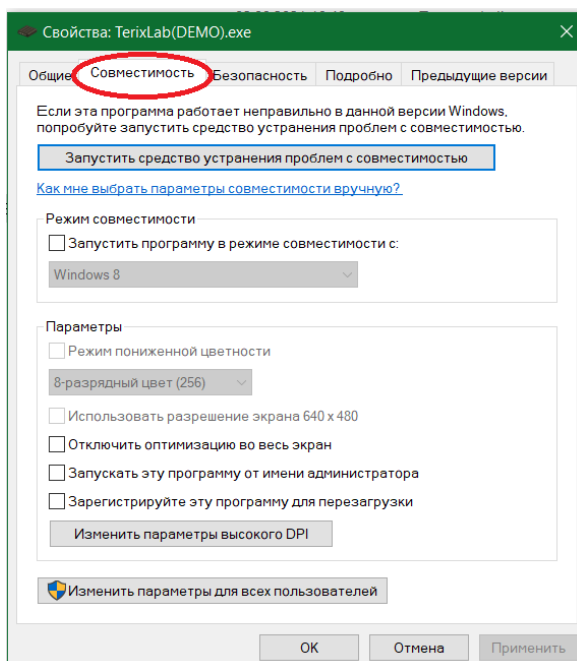

6) Нажмите на кнопку «Изменить параметры высокого DPI» -

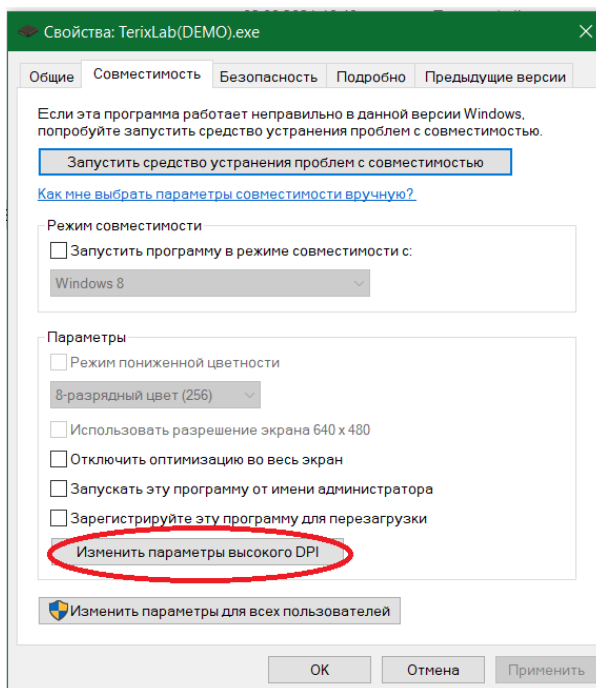

7) В появившемся диалоговом окне установите галочку для «Переопределите режим масштабирования высокого разрешения», как показано на следующем изображении –

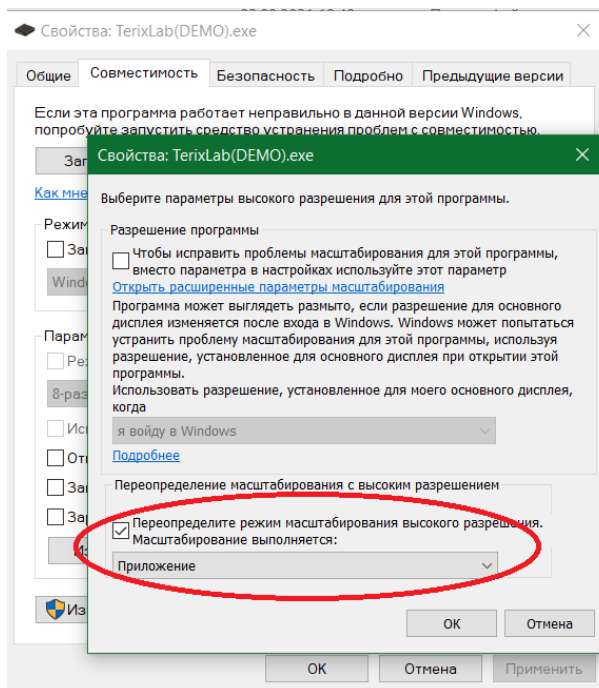

8) Нажмите кнопку «ОК» (последнее диалоговое окно закроется)

9) Нажмите кнопку «Применить» в оставшемся диалоговом окне

10) Нажмите кнопку «ОК» чтобы закрыть оставшееся диалоговое окно

11) Для быстрого запуска приложения создайте ярлык

- кликните правой кнопкой мыши по исполняемому файлу
- выберите пункт «отправить» (со стрелкой)
- выберите пункт «Рабочий стол (создать ярлык)»

